

ADC44USBインターフェースをはつながつているのに、測定の開始画面で使用する信号の選択ボックスにUSB1,USB2などの表示がなく、選択できません。

ADC のサーバープログラム「CdsAdcSvr」の状態を確認してください。

CDS をインストールすると、同時に「CdsAdcSvr.exe」という ADC サーバーがインストールされます。このプログラムが起動されていないか、なんからの理由で終了してしまっている場合は、CDS を立ち上げて USB インターフェースとの通信ができず、測定開始画面の信号選択ボックスには表示されません。

通常パソコンを起動すると、ADC サーバーが自動的に起動されるようになっています。30 秒ぐらいまつと、自動的にディスプレイの右下部タスクバーに ADC インジケータが表示され、起動したことがわかります。このプログラムは、USB クロマトインターフェースの使用状況を管理しますので、CDS 使用中は常駐し、右下に表示されているはずですが、(ただし OS の設定により表示されない場合もあります。)

また、ADC アイコン上を右クリックすると「ADCLIST 編集」メニューが現れ、接続されている ADC のリストを表示できます。

ADC が接続されているのに、空白になっている場合は、この「CdsAdcSvr」の再起動が必要になります。

次のどちらかの手順で再起動してください。

方法 1. 現在立ち上がっているプログラムを閉じて、パソコン自体を再起動する。

方法 2 CDSとCdsAdcSvrを再起動

1. CDS プログラムを終了させる。
2. ADC の USB ケーブルをパソコンから抜く。
3. ADC アイコンを右クリックして、アプリケーションの終了をクリックする。右図のダイアログがでたら OK を押す。この操作で ADC サーバーは終了しました。
4. エクスプローラーなどから、次のプログラムのあるフォルダを探す。「C:\Program Files\LAsoft\CdsAdcSvr.exe」を実行して再起動させる。
5. ADC の USB ケーブルをパソコンにつなぐ
6. CDS プログラムを立ち上げる。
7. 測定開始で使用する信号入力に USB1-1 等の文字がリストされているか確かめる。

もし、再度リストされなかった場合は、弊社までご一報ください。

最新ドライバ等の再インストールが必要な場合がございます。

また、過去に PC に何らかの障害があつて空白になってしまったこともあります。別の PC がある場合、そちらで CDS 再インストールして試して見てください。

